

# Contec Filtered and Sterile HydroPure

## Perossido di idrogeno stabilizzato al 6% miscelato con acqua per iniettabili WFI o acqua purificata

Contec HydroPure è l'unica miscela di perossido di idrogeno al 6% stabilizzato sterilizzato terminalmente (\*).

Efficace su batteri, funghi, muffe, lieviti, virus e spore, Contec HydroPure lascia un residuo quasi nullo sulle superficie ed è garantito con un livello di endotossine inferiori a 0,25 EU/ml (\*).

Filtrato a 0.2 micron, riempito in ambiente asettico di grado A e sterilizzato terminalmente per irraggiamento gamma a 25 kGy (\*).

Fornito in doppio o triplo imballo per facilitare l'ingresso in cleanroom.

Disponibile sterile o filtrato, pronto all'uso in flaconi da litro con trigger o in taniche da 5 litri



Caratteristiche principali	Benefit
Il perossido di idrogeno si decompone in acqua e ossigeno	Bassissimo residuo sulle superfici che rende il prodotto compatibile nelle aree più critiche
Filtrato a 0,2 micron sotto un flusso laminare di grado A in una cleanroom di grado C	Garanzia per un prodotto privo di contaminazioni e particelle
Livello di endotossine garantito inferiore a 0,25 EU/ml (*)	Compatibile per cleanroom di grado A e B
Attivo sulle spore batteriche in 15 minuti	Attività sporicida sufficiente per essere usato nei gradi A e B
Sterilizzato a raggi Gamma con dose non inferiore a 25 kGy (*)	In accordo con le GMP in termini di sterilizzazione terminale
Il trigger può essere settato in posizione "jet" o "spray"	Possibilità di scegliere la quantità e tipologia di spruzzo secondo esigenza
Doppio imballo con apertura "easy tear"	Ogni busta è semplice da aprire anche indossando in guanti e il doppio imballo garantisce la corretta introduzione del disinfettante in cleanroom
Non classificato come corrosivo	Può essere utilizzato in sicurezza in tutte le aree critiche e su tutte le superfici

(\*) Versione sterile

## Specifiche tecniche

<b>Composizione</b>	Perossido di idrogeno stabilizzato al 6% miscelato con acqua per iniettabili WFI o acqua purificata
<b>Filtrazione</b>	0,2 micron
<b>Attività</b>	Battericida, fungicida, virucida e sporicida
<b>Endotossine</b>	Garantite inferiori a 0,25 EU/ml (*)
<b>Shelf life</b>	24 mesi dalla produzione, 6 mesi in uso (trigger)
<b>Packaging</b>	Triplo o doppio imballo in buste di polietilene con apertura "easy tear"
<b>Certificati</b>	Certificati di analisi e sterilità (*) rilasciati per ogni lotto



## Efficacia testata

Test	Descrizione	Riduzione Logaritmica	Tempo
<b>EN1276 (Attività battericida in vitro)</b>	E. hirae	>log 5.3	5 min
	S. aureus	> log 5.4	5 min
	P. aeruginosa	> log 5.3	5 min
	E. coli	> log 5.3	5 min
<b>EN1650 (Attività fungicida in vitro)</b>	A. brasiliensis	> log 4	15 min
	C. albicans	> log 4.3	15 min
<b>EN13704 (Attività sporicida in vitro)</b>	B. subtilis	> log 6	15 min
<b>EN13697 (Attività sporicida sulle superfici in acciaio)</b>	B. subtilis	> log 3	15 min
<b>EN16615 (Attività battericida e fungicida con azione meccanica - panni prebevuti)</b>	A. brasiliensis	4.29 test area 1	2 min
<b>EN16615 (Attività battericida e fungicida con azione meccanica - panni prebevuti)</b>	A. subtilis	3.18 test area 1	2 min

## FORMATI DISPONIBILI

CODICE	Descrizione	Packaging
<b>SBT16HPW</b>	Contec Sterile HydroPure - 1L Trigger Spray	6 x 1 litro
<b>SBC16HP</b>	Contec Sterile HydroPure - 1L con tappo a vite	6 x 1 litro
<b>SBC56HP</b>	Contec Sterile HydroPure – Taniche da 5 litri con tappo a vite	2 x 5 litro
<b>FBT16HP</b>	Contec Filtered HydroPure - 1L Trigger Spray	6 x 1 litro
<b>FBC16HP</b>	Contec Filtered HydroPure - 1L con tappo a vite	6 x 1 litro
<b>FBC56HP</b>	Contec Filtered HydroPure – taniche da 5 litri	2 x 5 litro

(\*) Versione sterile

Contec Filtered and Sterile Hydropure TDS – Rev. 03/2020