

Contec CyChlor

Acido ipocloroso stabilizzato in acqua purificata

Contec CyChlor è un disinfettante ad ampio spettro progettato per un utilizzo giornaliero. Una miscela di acido ipocloroso in acqua purificata, Contec CyChlor è subito pronto all'uso ed è efficace contro batteri e lieviti in 3 minuti.

Contec CyChlor è filtrato a 0,2 micron e riempito con flusso d'aria unidirezionale in una camera bianca di Grado B o C. Il prodotto sterile viene inserito in flaconi pre-irradiati. Provvisto di doppia busta, il prodotto è progettato per facilitare l'ingresso nelle camere bianche farmaceutiche.

Viene fornito in flaconi con nebulizzatore spray per le aree di ridotte dimensioni oppure in contenitori da 1 l e 5 l con tappo se sono necessari volumi più grandi. I spruzzatore a pistola con tecnologia di protezione "bag in bottle", protegge il contenuto del flacone dalla contaminazione esterna durante l'uso.



Caratteristiche	Vantaggi
Efficacia ad ampio spettro in 3 minuti	<ul style="list-style-type: none">• Un'azione rapida comporta risparmio di tempo nella biodecontaminazione
Filtrato a 0.2 micron e riempito in un'area di classe A	<ul style="list-style-type: none">• Assicura che il prodotto sia privo di particelle e altri contaminanti
Prodotto sterile disponibile	<ul style="list-style-type: none">• Adatto per camere bianche di classe A e B
Non contiene ammonio quaternario o tensioattivi	<ul style="list-style-type: none">• Pochissimi residui, con risparmio di tempo nella loro rimozione
Nessuna classificazione di pericolo	<ul style="list-style-type: none">• Buona accettabilità da parte dell'operatore per l'assenza di odori forti• Sono richiesti solo DPI base e nessuno smaltimento speciale
Spruzzatore a pistola impostabile a getto o a spray	<ul style="list-style-type: none">• Le grandi dimensioni delle goccioline riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura superficiale
Imballato con doppio involucro a strappo lineare	<ul style="list-style-type: none">• Ogni busta è semplice da aprire anche con indosso i guanti.• Facilita la disinfezione per trasferimento nelle camere bianche
Non classificato come corrosivo	<ul style="list-style-type: none">• Può essere usato in sicurezza in tutte le aree della camera bianca

Per maggiori informazioni o per richiedere un campione, email infoeu@contecinc.com o telefono + 33 (0) 2 97 43 76 98.

Copyright© 2022 Contec, Inc. All rights reserved. INT212 110422

Specifiche di CyChlor

- 600ppm acido ipocloroso in acqua pura
- Pronto all'uso e con una validità di 2 anni
- Filtrato a 0.2 micron sotto cappa a flusso laminare in classe A all'interno di una camera bianca di classe B
- Il prodotto sterile viene inserito in flaconi pre-irradiati
- Doppia busta in polietilene a strappo lineare
- Spruzzatore a pistola con opzione getto o spray
- Certificati rilevanti di analisi e sterilità forniti con ogni lotto
- Completa documentazione di supporto disponibile su richiesta.

Efficacia

Test	Descrizione	Riduzione Log	Tempo	Test	Descrizione	Riduzione Log	Tempo
EN1276	<i>E. hirae</i>	5.26	3 min	EN13697	<i>E. hirae</i>	5.43	3 min
EN1276	<i>S. aureus</i>	>5.34	3 min	EN13697	<i>S. aureus</i>	>4.00	3 min
EN1276	<i>P. aeruginosa</i>	>5.24	3 min	EN13697	<i>P. aeruginosa</i>	>5.65	3 min
EN1276	<i>E. coli</i>	>5.30	3 min	EN13697	<i>E. coli</i>	>5.16	3 min
EN1650	<i>C. albicans</i>	>4.12	3 min	EN13697	<i>C. albicans</i>	>4.36	3 min

Applicazione del Prodotto

Contec CyChlor è subito pronto all'uso, può quindi essere utilizzato direttamente sulla superficie garantendo una copertura uniforme. L'uso di un'appropriata salvietta o panno e di una tecnica di pulizia raccomandata permette un controllo ottimale della contaminazione. Occorre inoltre lasciare il prodotto a contatto con la superficie per il tempo necessario prima di asciugare. Contec CyChlor è a basso residuo, ma dove i residui sono preoccupanti possono essere facilmente rimossi con acqua o alcol.

Codice.	Descrizione	Imballo
SBT100CC	Contec <i>Sterile</i> CyChlor 1L con spruzzatore a pistola	6 x 1L
SBC100CC	Contec <i>Sterile</i> CyChlor 1l con tappo a vite	6 x 1L
SBC500CC	Contec <i>Sterile</i> CyChlor 5L con tappo a vite	2 x 5L
FBT100CC	Contec CyChlor 1L con spruzzatore a pistola	6 x 1L
FBC100CC	Contec CyChlor 1L con tappo a vite	6 x 1L
FBC500CC	Contec CyChlor 5L con tappo a vite	2 x 5L

Utilizza i biocidi in sicurezza. Leggi sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'utilizzo.