



Contec HydroPure

Perossido di idrogeno al 6% stabilizzato sterile

Contec HydroPure è una miscela di perossido di idrogeno al 6% e acqua per preparazioni iniettabili o acqua pura. Efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore, Contec HydroPure non lascia quasi nessun residuo e ha un livello garantito di endotossine inferiore a 0,25 EU / ml, che lo rende ideale per l'uso in aree a contatto con il prodotto.

Contec HydroPure è filtrata a 0.2 micron, riempita e confezionata in camera bianca di classe B o C. Il prodotto sterile viene irradiato con una dose di raggi gamma non inferiore a 25kGy. Contec HydroPure è disponibile come spruzzatore a pistola da 1L o in flaconi con tappo a vite da 1L e 5L.

Provvisto di doppio o triplo involucro, il prodotto è progettato per facilitare l'ingresso nelle camere bianche farmaceutiche. Lo spruzzatore a pistola di 1L è dotato di un sistema di protezione che preserva il contenuto durante l'uso.

Il fascicolo di Contec per il BPR dell'UE relativo a tutti i prodotti contenenti una soluzione al perossido di idrogeno al 6%, ha ricevuto l'autorizzazione europea dal comitato sui biocidi dell'ECHA. Tutti i prodotti perossido di idrogeno al 6% di Contec, comprese le salviette, sono autorizzati per la vendita in tutti i paesi dell'UE. Il numero di autorizzazione per la famiglia di prodotti è EU-0027735-0000.



CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Perossido di idrogeno si decompone in acqua e ossigeno	• Pochissimi residui quindi adatto per le aree a contatto con il prodotto
Livello garantito di endotossine inferiore a 0.25 EU/ml	• Sicuro da usare per le aree a contatto con il prodotto
Filtrato a 0.2 micron in una camera bianca di classe B o C	• Assicura che il prodotto sia privo di particelle e altri contaminanti
Sterile via gamma irradiation	• Adatto per camere bianche di classe A e B
Spruzzatore a pistola e sistema di protezione "bag in bottle"	• Protegge il contenuto del flacone dalla contaminazione esterna durante l'uso
Spruzzatore a pistola impostabile a getto o a spray	• Le grandi dimensioni delle goccioline riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura superficiale
Confezionato con doppio o triplo involucro a strappo lineare	• Ogni busta è semplice da aprire anche con indosso i guanti • Facilita la disinfezione per trasferimento nelle camere bianche
Non classificato come corrosivo	• Può essere usato in sicurezza in tutte le aree della camera bianca

Per maggiori informazioni o per richiedere un campione, email infoeu@contecinc.com o telefono + 33 (0) 2 97 43 76 98.

Copyright© 2022 Contec, Inc. All rights reserved. INT242 28072022

Contec
Vannes
France
Tel: +33(0) 2 97 43 76 98

Contec Inc
Spartanburg, SC
United States
Tel: +1 (864) 503-8333

Contec Cleanroom Technology (Suzhou) Co. Ltd
Suzhou
China
Tel: +86-512-6274 4050



Specifiche di Sterile HydroPure

- Spruzzatore a pistola* - 6% perossido di idrogeno in acqua per preparazioni iniettabili
- Flacone con tappo a vite da 1L e 5L* - 6% perossido di idrogeno in acqua purificata
- * Meno di 0.25 EU/ml
- Sterilizzato per irraggiamento gamma a non meno di 25 kGy
- Spruzzatore a pistola con triplo involucro in polietilene a strappo lineare
- Con tappo a vite - doppio involucro in polietilene a strappo lineare
- Pronto all'uso e con una validità di 2 anni

I certificati rilevanti di analisi e sterilità sono forniti con ogni lotto. La completa documentazione di supporto è disponibile su richiesta.

Specifiche di HydroPure Filtrato

- 6% perossido di idrogeno in acqua purificata
- Pronto all'uso e con una validità di 2 anni
- Filtrato a 0.2 micron in camera bianca di classe B
- Doppio involucro in polietilene a strappo lineare

Efficacia

Test	Descrizione	Riduzione dei log	Tempo	Test	Descrizione	Riduzione dei log	Tempo
EN1276/13697	<i>E. hirae</i>	>5	15 min	EN1650	<i>A. brasiliensis</i>	>4.83	30 min
EN1276/13697	<i>S. aureus</i>	>5	15 min	EN13704	<i>B. subtilis</i>	>2.15	45 min
EN1276/13697	<i>P. aeruginosa</i>	>5	15 min	EN13704	<i>B. subtilis</i>	>3.48	60 min
EN1276/13697	<i>E. coli</i>	>5	15 min	EN13697	<i>C. albicans</i>	>5.06	30 min
EN1650	<i>C. albicans</i>	>4.26	30 min	EN13697	<i>A. brasiliensis</i>	>3.62	30 min

Applicazione del Prodotto

Contec HydroPure è subito pronto all'uso, può quindi essere utilizzato direttamente sulla superficie garantendo una copertura uniforme. Lasciarlo a contatto con la superficie per il tempo necessario prima di asciugare. Contec HydroPure rilascia pochissimi residui, eliminando il bisogno di rimuovere i residui con alcool o acqua.

Codice	Descrizione	Imballo
SBT16HPW	Contec <i>Sterile</i> HydroPure 6% H ₂ O ₂ in acqua per iniettabili, con spruzzatore a pistola	6 x 1L
SBC16HP	Contec <i>Sterile</i> HydroPure 6% H ₂ O ₂ in acqua purificata, con tappo a vite	6 x 1L
SBC56HP	Contec <i>Sterile</i> HydroPure 6% H ₂ O ₂ in acqua purificata, con tappo a vite	2 x 5L
FBT16HP	Contec HydroPure 6% H ₂ O ₂ in acqua purificata, con spruzzatore a pistola	6 x 1L
FBC16HP	Contec HydroPure 6% H ₂ O ₂ in acqua purificata, con tappo a vite	6 x 1L
FBC56HP	Contec HydroPure 6% H ₂ O ₂ in acqua purificata, con tappo a vite	2 x 5L

Utilizza i biocidi in sicurezza. Leggi sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'utilizzo.